


Compact Dry

Il sistema Compact Dry (provvisto di validazione AOAC) è il metodo più semplice e sicuro per la determinazione e la conta microbica in alimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le piastre, pronte all'uso, sono costituite da una speciale capsula di Petri da 50 mm di diametro contenente un tampone nutritivo specifico per ogni rilevamento.

- HS9541 - AQ Batteri acqua
- HS8791 - CF Coliformi
- HS8781 - EC E.coli e coliformi
- HS9431 - ETB Enterobatteriacee
- HS9461 - ETC Enterococchi
- HS8811 - LS Listeria spp.
- HS9491 - PA Pseudomonas aeruginosa
- HS9401 - SL Salmonella
- HS8771 - TC Conta Totale
- HS8821 - VP Vibrio parahaemolyticus
- HS8801 - YM Lieviti e Muffe
- HS9801 - YMR Lieviti e Muffe rapido
- HS9721 - XBC Bacillus cereus
- HS9621 - XSA Staphylococcus aureus

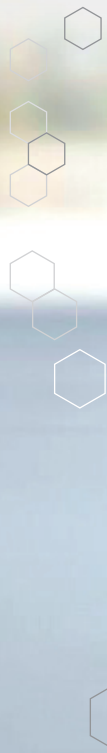

Biogenetics
Diagnostics s.r.l.

ISTRUZIONI PER L'USO

Procedura:

- > 1 Sollevare il coperchio e depositare 1 ml di campione trattato al centro della piastra
- > 2 Il campione si espande in modo uniforme trasformandosi in un gel nell'arco di qualche secondo
- > 3 Riposizionare il coperchio, ribaltare la piastra e metterla nell'incubatore per il tempo necessario
- > 4 Al termine dell'incubazione, contare il numero di colonie

Confezionamento:

- > Confezioni da 100 pezzi ripartiti in buste di alluminio sigillate da 4 pezzi

Conservazione:

- > Conservare a temperatura ambiente (1°C – 30°C)

Validità:

- > 16 mesi dalla data di produzione



> E-mail

Informazioni generali
info@biogenetics.it

Ufficio Ordini
ordini@biogenetics.it

Informazioni Tecniche
diagnostics@biogenetics.it



Biogenetics
Diagnostics s.r.l.

Biogenetics Diagnostics s.r.l.
Viale Germania, 1/b - Z.I.P. Europa
35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy

> **Centralino**
Tel. +39 049 8968186
Fax +39 049 8961927

> **Sito Web**
www.biogenetics.it